



UUBIO™一抗/二抗稀释液使用说明书

· 产品描述

产品编号	产品名称	产品规格
U10008	一抗/二抗稀释液	100 mL

UUBIO™一抗/二抗稀释液适用于普通一抗和二抗的稀释及PVDF和NC膜的封闭,与传统的脱脂奶粉和BSA相比可显著减少抗体的非特异性结合,增强信噪比。稀释后的抗体可放置于4°C反复使用,无需冻存,大大节省抗体的使用量。

· 保存方法

4°C保存,有效期一年;-20°C保存,有效期三年。

· 使用说明

膜封闭:

- 1.取适量抗体稀释液,使其至少完全覆盖膜。
- 2.室温孵育40-60min,或者4°C过夜。
- 3.封闭过后的稀释液可回收,或者直接加入一抗进行孵育。

抗体稀释:

- 1.按照抗体推荐使用比例,将适量抗体加入稀释液中,充分混匀。例如抗体使用比例1:1000,将1μL抗体加入1 mL抗体稀释液中即可。
- 2.按常规Western Blot实验流程孵育抗体。

抗体可回收置于4°C反复使用,直到实验效果不理想时更换新鲜的抗体。

· 注意事项

内含防腐剂(非叠氮化钠),请穿实验服并戴一次性手套操作。