



# UUBIO 无蛋白快速封闭液使用说明书

## · 产品描述

产品编号	产品名称	产品规格
U10021	无蛋白快速封闭液	500mL

本产品化学成分明确, 不含任何蛋白, 适用于western bot实验中PVDF膜和NC膜的封闭, 与传统的脱脂奶粉和BSA相比可显著减少抗体的非特异性结合, 增强信噪比。室温孵育仅需10分钟, 大大增加实验效率。无需额外添加TWEEN-20。

## · 保存条件

4°C保存, 有效期一年

## · 使用说明

1. 取适量无蛋白快速封闭液, 使其至少完全覆盖膜。
2. 室温孵育10 min。
3. 只需一次洗膜即可进行后续抗体孵育。